

400-CAM052

最初に ご確認 ください	●本体 1台 ●リチウムイオンバッテリー 1個 ●ACアダブタ 1個 ●USBケーブル 1本 ●HDMIケーブル 1本 ●ビデオケーブル 1本 ●グリーニングクロス 1本 ●ガラスプレート 1枚 ●ガラスプレート 2枚 ●取扱説明書・保証書(本書) 1部 *万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。
--------------------	---

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。 また、お手元に置き、いつでも確認できるようにしておいてください。 デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。

本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

1.はじめに

このたびはデジタル顕微鏡(400-CAM052)をお買い上げいただき、まことにありがとうござい ます。本製品は最大500倍の倍率で拡大できる、モニタ付きデジタル顕微鏡です。

2.特長

●光学倍率最大500倍の倍率で拡大できる、モニタ付き顕微鏡です。

- ●光学ズームは20~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。
- ●3.5インチ大型液晶モニタを内蔵しています。
 ●モニタにHDMI接続可能なので、フルHDの高解像度で画面出力ができます。
 ●8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます。
- ●ビデオケーブルを接続して、映像を外部ディスブレイに出力することができます。
 ●リチウムイオンバッテリーで繰り返し充電できるので経済的です。
- ●microSDカードを挿入すると撮影した写真を保存できます。

3.使用上の注意<必ずお読みください>

- ●本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を 負わないものとします。あらかじめご了承ください。 ●本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- ●本製品を水中や水のかかる場所、高温・多湿となる場所、ホコリや油煙などの多い場所で使用・ 保管しないでください。
- ●本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。また、濡れた手で触らないでくだ さい
- ●お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
 ●不安定な場所では使用しないでください。
- ●本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれてい るものは使用しないでください。
- ●用途以外には使用しないでください。

4.保証規定·保証書

- 1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で 故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買 い上げの販売店までお持ちください。
- 2.次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。 (1)保証書をご提示いただけない場合。
- (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- (3) 故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
- (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
- (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。 (6)譲渡や中古販売・オークション・転売などでご購入された場合。
- 3.お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受け いたしかねます。
- 4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わ ないものとします
- 5.本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかね ます
- 6.本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備 や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はい かなる責任も負いかねます。
- 7.修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9.保証書は日本国内においてのみ有効です。

/史表:(主

保調	証書				サンワサプ	ライ株式	式会社
型	番 400	-CAM052	シリアルナンバー				
	お名前						
お客様	ご住所	Ŧ					
				TEL			
販売店	販売店名·	·住所·TEL					
				担当者名			
保	保証期間 ご購入日から6ヶ月 ご購入日: 年 月 日						
	すり	扱説明書の内容に	本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。 サンワサプライ株式会社				

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381 BH/BE/YHDaNn

■ 5.各部の名称と働き



①ディスプレイ	レンズに写った映像を表示します。
②microSDカードスロット	microSD(HC)カード(別売)を挿入します。
③光学ズーム/ ピント調節ツマミ	回転すると光学ズーム・ピント調節ができます。 ※被写体にレンズ部をピッタリと付けた場合、高倍率と低 倍率の2ヶ所でピントが合います。
④レンズ・LEDライト	被写体に向けて撮影します。
⑤撮影台	撮影するものを乗せます。
⑥撮影台昇降ツマミ	撮影台を昇降します。
⑦撮影台固定ツマミ	撮影台昇降ツマミをおさえながら回すと、撮影台の上下位 置を固定できます。
⑧キャプチャーボタン	静止画・動画を撮影します。





15

⑨LED明るさ調節ダイヤル	回転させるとLEDライトの明るさを調節できます。
¹⁰ デジタルズーム/ ディスプレイ表示ボタン	上下にスライドさせるとデジタルズームを調整できます。 ボタンを押し込むと画面の表示をON・OFFできます。
10HDMIポート	付属のHDMIケーブルを接続し、外部ディスプレイなどに 出力できます。
12DCジャック	付属のACアダプタを接続します。
⑬映像出力ジャック	付属のビデオケーブルを接続し、外部ディスプレイなどに 出力できます。
⑭ミニUSBポート	付属のUSBケーブルでパソコンと接続し、画像や動画を 取込むことができます。
⑮充電LED	充電中に点灯します。充電が完了すると消灯します。

<底面>







⑯バッテリー収納部	付属のリチウムイオンバッテリーを収納します。
⑰左カーソル/戻る/ モード切替ボタン	設定画面でカーソルを横移動、または前画面に戻る働きを します。撮影画面では静止画モード、再生モード、動画モー ドの変更をします。
18設定ボタン	設定画面を表示します。
⑲決定ボタン	設定画面で決定をします。
20上カーソル/ 色調節ボタン	設定画面でカーソルを上移動します。静止画モードでは撮 影画像をカラー・モノクロ・モノクロ反転に変更します。
②下カーソルボタン	設定画面でカーソルを下移動します。
22電源ボタン	電源のON·OFFをします。

6.バッテリー・microSD(HC)カードのセット

<バッテリーのセット>

●バッテリー収納部のカバーを取外し、付属のリチウムイオンバッテリーをセットします。 ※内部に表示された「+」「ー」に合わせて正しい方向でセットしてください。



7.充電方法

●付属のACアダプタで本体のDCジャックと家庭用コンセントを接続します。 ●充電中は充電LED(⑮)が赤く点灯し、充電完了後消灯します。(充電時間:約3時間)

■ 8.ディスプレイ表示について

			_	_	_	
<静止画撮影モード>		(1) (2)	(3)	(4)	(5)	
		L A E D	+0	2110	01649	
① L 一 P 夜小 (静正画) 御家 L 一 P の のインターバル撮影の設定表示			<u>-</u> 0	SIVIAL	01040	
③露出値の表示						
◎路山直の及示 ④解像度設定表示						
⑤残り撮影可能枚数						
⑥デジタルズーム倍率表示						
⑦microSDカード認識表示						
⑧電池残量表示						
		×1.6				
		<u> </u>				
		6			7 8	
		(1) (2)		(3)	(4)	
ノ市ナエード(教正両)ト		, j		Ĵ	Ĭ	1
			10	2000-002	3MHD	
①再生ファイルの種類表示(静止画)						
②モード表示(冉生モード)						
③ノアイル名						
の根シロ						
() 康永時刻 () 東洲建量素元						
小电池戏里农小						
		2016/01	/01	01.0	5	
		2010/01	101	01.0		
		(5)		(6)	(7)	
		() () ()		3	(4)	
/市牛工 ビ(動画)ト				Ĭ	Ĭ	
			10	2000-002	1080FHD	
①再生ファイルの種類表示(動画)						
(2)モード表示(再生モード)						
③ノアイル名 ④鮟海疾主ニ						
④ 解像反衣小 ⑤ 撮作方法の美元						
⑥撮影日時						
⑦雷池残量表示						
	_			2016/01	1/01 01:05:24 -	-6
	(5)-	OK:►	:∢	((:▲))	k ▼ ∎ 🖬 •	-(7)
						-
		(1) (2)	(3)	(4)	(5)	
く動画猫駅モーバン		, j	Ĭ	Ŭ.	Ĭ	I
			, 1	080FHD	00:19:49	
①モード表示(動画撮影モード)						
②掫彰中のみ ●」マーク京滅						
の知道のないです。						
の確と思いたなが						
⑥デジタルズーム倍率表示						
⑦日付	_					
◎ 時刻	6-	₩×1.6				
⑨microSDカード認識表示		201 <u>6/01</u>	/01_0	1:28: <u>20</u>	e m	
⑩電池残量表示				1		I
		\overline{O}		8	9 10	

9.使用方法

※文中の番号とその位置は「5.各部の名称と働き」をご参照ください。

- <撮影方法>
- ●電源ボタン(22)を押すと電源がONになります。
- ●モード切替ボタン(⑰)を押して任意のモードを選択します。 (静止画撮影モード・再生モード・動画撮影モード)
- ●被写体を撮影台に乗せ、「撮影台昇降ツマミ」を回して位置を調整します。
- ●デジタルズーム(⑩)をスライドして最小倍率(等倍・画面表示なし)にします。
 ●ビント調節ツマミ(③)を回してビントの調整をします。
 ※被写体にレンズ部をびったり付けている場合、高倍率と低倍率の2ヶ所でビントが合います。
- ●LED明るさ調節ダイヤル(⑨)でLEDライトの明るさを調整します。
- ●必要であればデジタルズーム(⑩)で拡大します。
- ※静止画モードの状態で色調整ボタン(20)を押すとカラー・モノクロ・モノクロ反転に変更できます。
- ●キャプチャーボタン(⑧)を押すと撮影できます。 動画モードの場合は、再度キャプチャーボタン(⑧)を押すと撮影停止します。

<再生方法>

- ●モード切替ボタン(⑰)で再生モードを選択します。(静止画・再生・動画)
- ●上・下カーソルボタン(20・22)で再生するファイルを選択します。 ●動画ファイルは決定ボタン(19)を押すと再生されます。

10.設定方法

- ●設定ボタン(18)を押すと設定画面が表示されます。
- ●上、下カーソルボタン(御・②)で選択し、決定ボタン(卿)で決定します。 ●月、下カーソルボタン(御・②)で選択し、決定ボタン(卿)で決定します。

/ 熱止両モードの設定>

く 静止 回 て ー ト の 設 に ク		
解像度	解像度を変更できます。 14M、8M、5M、3M、2M、WVGA	
インターバル撮影	自動撮影の設定ができます。 サイクルセット:撮影枚数 間隔:撮影間隔	
画 質	画質を変更できます。 ファイン:超高画質 ノーマル:高画質 エコノミー:標準画質	
シャープネス	画質のシャープさを調整できます。 ストロング、ノーマル、ソフト	
露出	露出を調節できます。	
日付表示	撮影した画像に表示する日付の設定ができます。	

(再生モードの設定)

	_*
消 去	ファイルの消去を行います。
保護	ファイルのロックを行います。
スライドショー	スライド間隔を設定できます。

く動画モードの設定し

解像度	解像度を変更できます。 1080FHD、720p60、720p、WVGA		
インターバル撮影	自動撮影の設定ができます。 サイクルセット:撮影枚数 間隔:撮影間隔		
日付表示	撮影した画像に表示する日付の設定ができます。		
<一般設定>			
日 / 時 刻	日付、時間を設定します。		
オートパワーOFF	何も操作がない場合、自動的に電源がOFFになるまでの時間を設定できます。		
言語	表示言語を変更できます。		
ТИЕ-К	NTSCとPALの選択ができます。		
明滅の頻度	ご使用の地域の周波数に合わせてください。 (一般的に東日本:50Hz 西日本:60Hz)		
フォーマット	セットしたmicroSDカードをフォーマットできます。		

デフォルト設定工場出荷時の状態に戻すことができます。

「バージョン」本製品のソフトウェアのバージョンを表示します。

■ 11.パソコン・外部ディスプレイとの接続

<パソコンとの接続>

- ●本製品のミニUSBポート(⑭)とパソコンを付属のUSBケーブルで接続すると、本製品のディ ◆本製品のミニUSBボート(⑭)とバソコンを付属のUSBケーブルで接続すると、本製品のディ スプレイに「ディスク」「PCカメラ」と表示されます。
 「ディスク」:カードリーダーとして、microSDカードを認識する場合
 「PCカメラ」:本製品をパソコン用のPCカメラとして使用する場合
 ※本製品のPC用ソフトは付属しておりません。PCカメラとしてご使用の場合、「AMCAP」等のカメラソフトをインターネットからダウンロードしてご使用ください。
 ●用途に合わせて設定してください。設定後、自動的に認識されます。
 ト、ちカーン川ルボタン(例・例)、選択、決定式なン(例)、決定
- 上・下カーソルボタン(2):選択 決定ボタン(19):決定

<外部ディスプレイとの接続>

- ●本製品のHDMIポート(⑪)と外部のディスプレイを付属のHDMIケーブルで接続、もしくは映

■ 12.仕様

_			
セ	ンサ	_	350万画素CMOSセンサー
倍		率	光学ズーム20~500倍(デジタルズーム最大4倍)
撮	影解像	度	14M(5120×2880),8M(3840×2160),5M(3072×1728), 3M(2304×1296),2M(1920×1080),WVGA(848×480)
保	存フォーマ	ット	JPEG
Ľ	デオ形	式	H.264
デ	ィスプレ	ィイ	3.5インチTFT液晶
対	応メディ	ィア	SD、SDHC
接	続 方	式	HDMI、USB
電		源	リチウムイオンバッテリーまたはACアダプタ
バ	ッテリー美	₣命	最大120分(LED点灯時)
充	電時	間	約3時間
サ	イ	ズ	W104×D149×H227mm
付	属	品	リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル、 ビデオケーブル、クリーニングクロス、キャリブレーションシート、 プレパラート×2、ガラスプレート×2、取扱説明書・保証書(本書)